

## Anexo D – teste de mancha semi-quantitativo de Ferro como Ferro Sódico EDTA: Adaptação do teste de mancha AACC 40-40

### Procedimento

O protocolo usado é idêntico àquele usado para Sulfato ferroso, Fumarato ferroso ou Ferro electrolítico com a excepção do uso do Reagente 2 – o uso do reagente 2 produzirá um resultado negativo, mesmo na presença de NaFeEDTA – portanto siga os passos 1 e 2 da parte IV do Procedimento acima e espere 2 minutos.

O aparecimento de pontos de cor vermelha indica a presença de NaFeEDTA.

**Nota:** Uma vez que o NaFeEDTA é acrescentado em quantidades significativamente menores do que outras fontes de Ferro, aparecem menos manchas; daí a recomendação de uma superfície de teste maior.