

Appendice D – Test Semi-quantitatif de fer comme sodium de fer EDTA: Adaptation du spot test AACC 40-40.

Procédure

Le protocole utilisé est identique à celui utilisé pour le sulfate ferreux, le fumarate ferreux ou le fer électrolytique, **à l'exception de l'utilisation du Réactif 2** –l'utilisation du réactif 2 produira un résultat négatif même en présence du NaFeEDTA –donc, suivre les étapes 1 et 2 de la Procédure en partie IV ci-dessus, et attendre deux minutes.

L'apparence de tâches rougeâtres indique la présence de NaFeEDTA.

Remarque: apparaîtra moins de tâches ; d'où la recommandation de tester sur de plus grandes surfaces.